


LICHEN

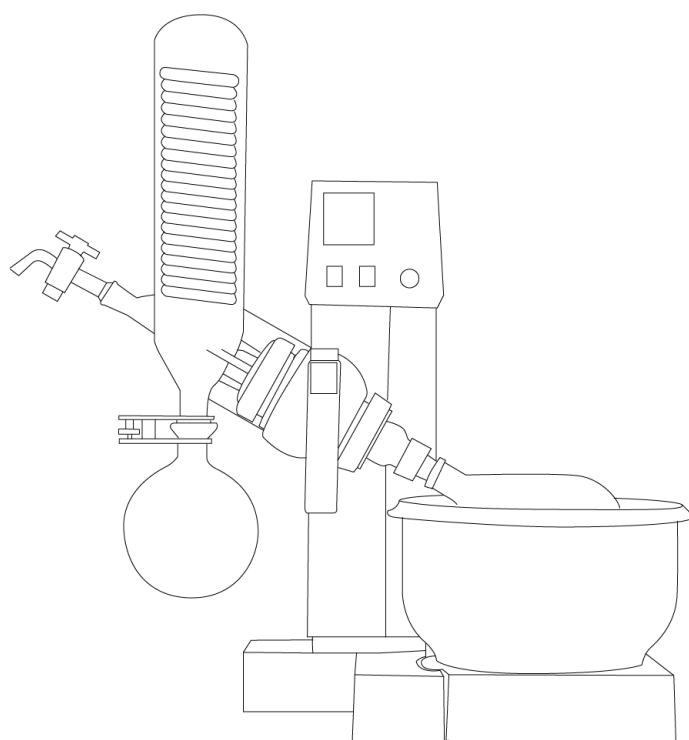

使用说明书

旋转蒸发器

USER'S INSTRUCTIONS

使用产品前请仔细阅读本使用说明书，并请妥善保管

目录

前言 1

一、概述 2

二、结构 2

三、产品特点 2

四、产品参数 3

五、设备安装 3

六、设备使用 4

七、维护保养 4

八、故障分析 5

九、保修声明 5

十、开箱检查 6

十一、装箱清单 6

十二、附录 7

前言

感谢您选择力辰科技旋转蒸发器，为获得更好的使用体验，请认真阅读本使用说明书，并遵守安全操作规范！

请妥善保管本使用说明书以便需要时查阅！


注意事项：

- 请确保只有受过相关训练的人员才能操作使用本仪器。
- 请遵守安全规范、人身安全和事故防止等相关规范。
- 请使用独立的有保护接地的电源插座，并确认保护接地端子已可靠连接。
- 切勿用湿手去插拔电源插头，亦切勿湿手操作仪器。
- 不可损毁、修改、拉拽、过度弯曲或扭曲电源线，亦切勿把重物置于电源线上。
- 请将仪器放置于平整、清洁、防滑的台面上。
- 水浴锅使用前必须加水，严禁干烧！
- 若样品粘度很大，应放慢旋转速度，然后手动缓慢旋转，以能形成新的液面利于溶剂蒸出。
- 旋蒸对空气敏感物质时，在排气口接一氮气球，先通一阵氮气，排出旋蒸仪内空气，再接上样品瓶旋蒸。蒸完放氮气升压，再关泵，然后取下样品瓶封好。
- 各接口，密封面，密封圈及接头安装前都需要涂一层真空脂。
- 蒸发完成缓慢降低转速至 0，再拿下平底烧瓶，不要出现还没转完就拿下的情况，防止出现危险。
- 接收瓶中接收液要及时处理到废液瓶中待处理，不要直接倒入下水道。
- 设备不要放置在靠近热源的地方。
- 不得随意拆卸和调整仪器的零部件，备件损坏时，请仅使用原装备件进行更换。
- 如果您在使用过程中，发现仪器有异味时，应立即切断电源，然后在第一时间联系我司售后服务部。
- 仪器发生故障时，应及时切断电源，并在第一时间联系我司进行维修指导或返厂检修。

一、概述

旋转蒸发器用无级调速使玻璃旋转瓶恒速旋转，物料在瓶壁形成大面积均匀薄膜，再由智能恒温水浴锅对旋转瓶均匀加热，在真空条件下高速蒸发，溶媒蒸气经高效玻璃冷凝器冷却，回收于收集瓶。旋转蒸发器是在真空条件下工作，且与物料接触部分全部采用耐高温高硼硅玻璃和聚四氟乙稀材料，特别适用于对高温容易分解变性的生物制品的浓缩提纯。

二、结构

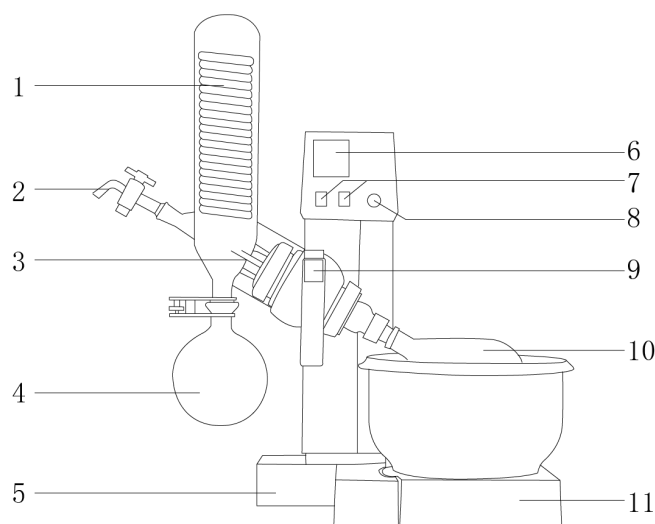

- | | | | |
|--------|----------|-----------|--------|
| 1、冷凝管 | 2、加料管 | 3、加料四氟管 | 4、回收瓶 |
| 5、主机外壳 | 6、温度自控数显 | 7、加热、电机开关 | 8、调速旋钮 |
| 9、升降按钮 | 10、旋转瓶 | 11、恒温水浴锅 | |

三、产品特点

- 1、熔断器安全保护，并具有防干烧自动断电功能；
- 2、主体支架采用铝合金，结构合理，用料讲究；
- 3、电子无极调速，微电机驱动，主机自动升降；
- 4、直立式双层蛇形盘管冷凝器，确保高回收率，附加料管；
- 5、可连续进料方便客户使用，阀门式加料管套接四氟乙烯管；
- 6、玻璃部件全部采用高硼硅玻璃（GG-17），耐高温，防腐蚀；
- 7、密封系统采用特氟龙+进口氟橡胶组合双向密封，能保持高真空度；
- 8、A 型：温度数字显示。B 型：温度转速均为数显。C 型：液晶显示、无刷电机；
- 9、浴锅智能恒温控制，PT100 型传感器快速、准确传递温度；
- 10、锅胆采用不锈钢+特氟龙复合锅，全封闭加热。

四、产品参数

型号	LC-RE-2000A/B/E	LC-RE-3000A/B/E	LC-RE-5000
输入电源	AC220V/50Hz（可定制 110V/60Hz）		
加热功率	1.3KW		1.7KW
电机功率	40W		
升降功率	20W		
真空度	0.098MPa		
蒸发能力	20ml/min	/	
旋转瓶容量	1000ml Φ 131mm/24# 标口	3000ml Φ 195mm/ Φ 50mm 法兰口	5000ml Φ 230mm/ Φ 50mm 法兰口
收集瓶容量	1000ml Φ 131mm/35# 球磨口	2000ml Φ 166mm/35# 球磨口	3000ml Φ 166mm/35# 球磨口
旋转速度	20~250r/min		
控温范围	室温~99℃（可定制室温~180℃）		室温~99℃（可定制室温~180℃）
控温精度	$\pm 1^\circ\text{C}$		
玻璃温度范围	-80~250℃		
主机升降行程	120mm	120mm	90mm
冷凝器尺寸	$\Phi 85 \times 430\text{mm}$	$\Phi 100 \times 530\text{mm}$	$\Phi 100 \times 590\text{mm}$
加料阀	19#标口		
锅壳尺寸	250 $\times$ 365 $\times$ 150mm	/	
浴锅尺寸	$\Phi 235 \times 145\text{mm}$ 约 6.3L	$\Phi 255 \times 155\text{mm}$ 约 7.9L	$\Phi 275 \times 160\text{mm}$ 约 9.5L
外形尺寸	630 $\times$ 400 $\times$ 810mm	690 $\times$ 490 $\times$ 930mm	690 $\times$ 440 $\times$ 915mm

五、设备安装

1、工作环境的选择

应按下面的要求选择工作环境：

- （1）工作室应保持清洁、干燥。
- （2）仪器应放置在一水平、平稳的工作台上。
- （3）工作台应设置在受干扰少的地方。
- （4）不得在具有爆炸性危险的区域内使用仪器。
- （5）不得长时间在高湿度或高粉尘的环境中使用仪器。

2、设备安装

旋转蒸发器由机械部分、玻璃部分和恒温水浴锅三大部分组成，安装方便，具体程序如下：

- （1）将主机支架固定在工作台上，如遇不平可垫四只硬橡皮脚。

- (2) 将调速器按图纸固定。将升降手柄内部的对接插头与主机上的插头对接，然后固定。
- (3) 将机头放在支架上，插好对接插头，锁紧主机支架上锁紧螺母。
- (4) 将冷凝器右侧法兰口对接在机头左侧接口上，调整各活动关节使冷凝器垂直，用固定螺母将冷凝器固定。循环水接头、真空接头向后。
- (5) 将加料阀插入冷凝管左侧磨口。
- (6) 将收集瓶与冷凝管对接，用不锈钢球口夹夹好。
- (7) 将带丝接头法兰口对接在机头右侧旋转头上，用旋转螺母固定，然后将旋转瓶套在带丝接头上，用退瓶四氟上的不锈钢丝卡固定。
- (8) 将水浴锅放在旋转瓶下方，加清洁水至 2/3 锅处，水浴锅上的加热线连在表头后方的加热插座上。
- (9) 在抽气管处用真空管接通真空管接头，另一接头连接真空泵或实验室真空开关。
- (10) 冷凝器循环水接头接冷却水。

六、设备使用

- 1、用前仔细检查仪器，玻璃瓶是否有破损，各接口是否吻合，注意轻拿轻放。
- 2、玻璃零件接装应轻拿轻放，装前应洗干净，擦干或烘干。
- 3、旋转蒸发仪电气部分切不可进水，严禁受潮。
- 4、用软布擦拭各接口，然后涂抹少许真空脂，用后一定要盖好，防止灰砂进入。
- 5、旋转蒸发仪各处的聚四氟开关不能过力拧紧，容易损坏玻璃。
- 6、各接口不可拧得太紧，要定期松动活络，避免长期紧锁导致连接器咬死。
- 7、定期对密封圈进行清洁，检查是否积有污垢，如有用软布擦干净。
- 8、先开电源开关，然后让机器由慢到快运转，停机时要使机器处于停止状态，再关开关。
- 9、每次使用完毕必须用软布擦净留在机器表面的各种油迹，污渍，溶剂剩留，保持清洁。
- 10、密封结构在旋转轴左端，每周保养一次，擦洗干净后涂上少量真空脂（推荐 7501 真空硅脂）。
- 11、左端专用密封圈是气密性关键件。如果使用中发现与溶剂不相溶（膨胀、发胖等）可选用耐丙酮，乙酸乙酯或氯仿等特种专用密封圈。

七、维护保养

- 1、用前仔细检查仪器，玻璃瓶是否有破损，各接口是否吻合，注意轻拿轻放。
- 2、玻璃零件接装应轻拿轻放，装前应洗干净，擦干或烘干。
- 3、旋转蒸发器电气部分切不可进水，严禁受潮。
- 4、用软布擦拭各接口，然后涂抹少许真空脂，用后一定要盖好，防止灰砂进入。
- 5、旋转蒸发仪各处的聚四氟开关不能过力拧紧，容易损坏玻璃。
- 6、各接口不可拧得太紧，要定期松动活络，避免长期紧锁导致连接器咬死。
- 7、定期对密封圈进行清洁，检查是否积有污垢，如有用软布擦干净。
- 8、先开电源开关，然后让机器由慢到快运转，停机时要使机器处于停止状态，再关开关。

- 9、每次使用完毕必须用软布擦净留在机器表面的各种油迹、污渍、溶剂剩留，保持清洁。
- 10、密封结构在旋转轴左端，每周保养一次，擦洗干净后涂上少量真空脂（推荐 7501 真空硅脂）。
- 11、左端专用密封圈是气密性关键件。如果使用中发现与溶剂不相溶（膨胀、发胖等）可选用耐丙酮，乙酸乙酯或氯仿等特种专用密封圈。

八、故障分析

注：维修前一定要断开电源！

现象	原因分析	处理方式
显示屏、指示灯不亮	1、电源线损坏	更换电源线
	2、保险丝熔断	更换保险丝
电机不转	1、电箱内部线路松动或断裂	重新连接电箱线路或更换电线
	2、保险丝熔断	更换保险丝
水浴锅不加热	1、加热管损坏	更换电热管
	2、保险丝熔断	更换保险丝
	3、温度传感器损坏	更换温度传感器
	4、仪表损坏	更换仪表
水浴锅冲温	1、仪表损坏	更换仪表
	2、温度传感器损坏	更换温度传感器
	3、固态继电器或电路板故障	更换固态继电器或电路板
真空抽不上	1、容器内有溶剂，受饱和喷射器限制	放空溶剂，用空瓶
	2、真空泵能力下降	真空泵换油，清洗检修
	3、真空管损坏	更换真空管
	4、密封圈磨损	更换密封圈
	5、玻璃丝棉夹芯板破损	更换或修理玻璃丝棉夹芯板
	6、放料阀、压控阀内有杂物	清洗放料阀、压控阀

九、保修声明

本公司产品保修期一年（从产品售出之日算起）。保修期内，用户可凭保修卡、商业发票对质量有问题的产品实行更换或免费维修。属下列情况之一除外：

- 1、保修期已过；
- 2、因用户自己的过失而造成仪器的损坏；
- 3、用户未按说明书规定操作而造成仪器损坏；
- 4、由于仪器暴露在具有放射性或腐蚀性物质的环境中造成仪器损坏；
- 5、用户擅自拆开仪器或非经上海力辰邦西仪器科技有限公司认可的维修人员修理、调试而造成仪器的损坏。

十、开箱检查

请小心拆开包装，并对照本说明书附录装箱单，对仪器各部件进行清点、检查。如发现有任何破损，请及时联系我司。

十一、装箱清单

序号	名称	数量
1	机头带电机	1 套
2	主机	1 台
3	调速表头	1 个
4	水浴锅	1 台
5	球磨口卡子	1 个
6	四氟管	1 个
7	加热线	1 根
8	锁紧手轮	1 个
9	退瓶四氟	1 个
10	螺帽带垫	2 套
11	旋转瓶	1 只
12	收集瓶	1 只
13	冷凝器	1 只
14	19#加料阀	1 个
15	带丝接头	1 个
16	玻璃轴	1 根
17	10A 保险丝	2 只
18	密封垫	1 个
19	说明书	1 份
20	合格证/保修卡	1 份

十二、附录

旋转蒸发器适用外接设备的连接方式及管路规格

部位名称	可配外接设备	接口类型	外直径	外接管子规格	固定方式
真空抽气头	各种真空泵	插口	10mm	12×8mm	插口连接
循环水进出咀	循环水真空泵 低温冷却液循环泵	插口	10mm	12×8mm	插口连接



LICHEN

上海力辰邦西仪器科技有限公司

Shanghai Lichen-BX Instrument Technology Co.,Ltd.

地址:上海市松江区三浜路 469 号 9 幢

联系方式 400-840-9177

网站:www.lichenl7.com

本资料内容如有变更，恕不另行通知

最终解释权归本公司所有